




Biotechvana LIMS

Si su laboratorio no dispone todavía de un sistema LIMS (de sus siglas en inglés, “*Laboratory Information Management System*”), tenemos la solución para usted y es a la carta

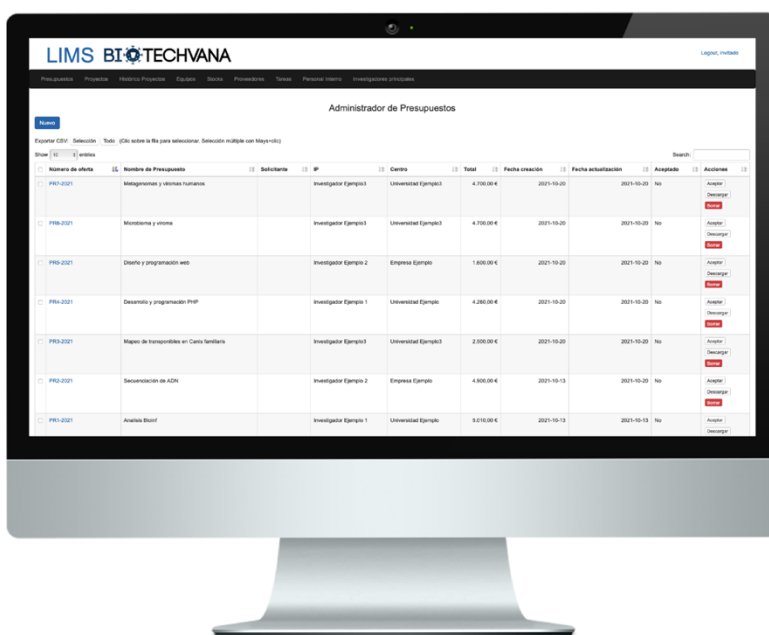

Biotechvana ha desarrollado una solución LIMS personalizable que ofrece una óptima gestión para digitalizar su laboratorio. Con esta solución, usted podrá gestionar el día a día de su laboratorio bajo altos estándares de calidad y seguridad.

¿Qué aporta un LIMS a su laboratorio?

Realizar diariamente una correcta trazabilidad y gestión del laboratorio siempre es complicado debido al volumen de clientes (en caso de laboratorios comerciales) o proyectos (en laboratorios académicos). Siempre hay tareas a presupuestar y/o experimentos a configurar y trazar, considerando personal de laboratorio asignado, instrumentos, material fungible y los proveedores que los suministran, entre muchas otras más acciones. Por ello, tener un LIMS para la gestión del día a día del laboratorio puede ser sumamente ventajoso, más si cabe cuando el LIMS es personalizable.

¿Por qué elegir el LIMS de BIOTECHVANA?

Nuestro LIMS, aunque está enfocado a laboratorios biológicos que trabajen con datos ómicos (genómica, transcriptómica, metagenómica, proteómica, metabolómica, etc), incluye, en su versión básica de serie, los siguientes módulos:

- Gestión de presupuestos
- Gestión de proyectos
- Histórico de proyectos
- Gestión de clientes
- Gestión de proveedores
- Gestión de personal de laboratorio
- Gestión de tareas y servicios de laboratorio
- Gestión de stocks de reactivos
- Gestión de equipamiento de laboratorio

Cada uno de estos módulos incluye subsecciones y formularios para abrir nuevos registros, gestionar y editar los existentes, hacer anotaciones y mucho más. Lo mejor de nuestro LIMS no es, no obstante, lo que ya hace, sino lo que puede llegar a hacer. Detrás de nuestro LIMS hay un equipo de expertos dispuestos a escuchar sus necesidades y especificaciones para implementar un LIMS personalizado a la carta para usted.

¿Le gustaría verlo o probarlo?

A través de este link aportamos un enlace, en el cual podrá visualizarlo en una demo gratuita y funcional para que usted pueda, no solo valorar como es nuestro LIMS, sino también experimentar con él durante 15 minutos. Para visualizar esta demo interactiva puede acceder, a continuación, creándose un usuario y contraseña propios:

[Acceso a la versión gratuita de demo](#)

Dado que la demo tiene habilitadas las funciones básicas (es decir, usted puede probar a añadir entradas, crear presupuestos, editar campos, etc.), la experiencia tiene que ser usuario a usuario en pro de no interferir. Simplemente tenga en cuenta lo siguiente:

- No se preocupe de cometer errores en la prueba dado que la información de la demo es simulada y se borra y re-simula periódicamente.
- Si hay un usuario ya dentro de la demo del LIMS cuando usted intente acceder no podrá en pro de no interferir y el LIMS le invitará a intentarlo en 15 minutos.

¿Cuánto cuesta el LIMS de Biotechvana?

El LIMS básico de Biotechvana puede obtenerse a partir de **10.000€** (IVA no incluido) incluyendo los módulos funcionales básicos que ha visto en la demo:

- Gestión de presupuestos
- Gestión de proyectos
- Histórico de proyectos
- Gestión de clientes
- Gestión de proveedores
- Gestión de personal de laboratorio
- Gestión de tareas y servicios de laboratorio
- Gestión de stocks de reactivos
- Gestión de equipamiento de laboratorio

Las acciones de editado gráfico de los módulos de la versión básica para adaptarlos a los diseños y formatos gráficos de su laboratorio están ya incluidas en el costo del LIMS básico. A partir de este punto el LIMS es personalizable a la carta a partir de las especificaciones del cliente. Entendemos como acciones de personalización todas aquellas implementaciones que impliquen añadir nuevas funciones a los módulos ya existentes o añadir módulos nuevos. Con ello, el costo del LIMS también se adaptará a la personalización dependiendo de la complejidad de las nuevas funciones que se deseen implementar. Las peticiones de personalización deben ser valoradas y presupuestadas por nosotros (hay distintos niveles y alcances de personalización) para que, a su vez, usted las valore y las discuta con nosotros.

Como referencia podemos decir que una serie de personalizaciones de alcance básico tienen un costo de **5.000 euros** (IVA no incluido) lo que quiere decir que **usted podrá obtener su LIMS personalizado a partir de 15.000 euros.**



Muy bien, compro el LIMS de Biotechvana, pero... ¿y luego qué?

Cuando usted adquiere el LIMS la instalación y activación del mismo en sus ordenadores o servidores es una tarea incluida dentro del costo que usted ha pagado. Si usted adquiere la versión básica del LIMS, nuestra tarea termina con la instalación y la aplicación no tiene fecha de caducidad, es suya. Como es una aplicación de entorno web hecha con framework de Laravel, podemos decir que es una aplicación de código abierto. Si usted dispone de programadores en su equipo o en su laboratorio estos pueden realizar las labores de mantenimiento y escalado, año a año. Si por otro lado usted adquiere una versión personalizada del LIMS la adquisición de esta versión incluye un año de mantenimiento y soporte técnico a lo largo del cual implementamos también las personalizaciones que nos haya contratado. Una vez finalizado el año, usted nos puede volver a contratar otra anualidad (y otras) para mantener y administrar el LIMS, e incluso

escalarlo con nuevas personalizaciones hasta cuando usted considere oportuno. Nuevamente el costo de este servicio de administración, mantenimiento y escalado varía dependiendo del número y volumen de información (usuarios, clientes, proveedores, etc.) que usted tenga en el LIMS o de si usted desea que cada año realicemos una nueva personalización en el LIMS. Sea como sea, nosotros nos intentaremos adaptar a sus necesidades y presupuesto.

¿Necesita más información?

Consulte con nosotros y le pondremos en contacto con los expertos sin ningún compromiso:

 info@bionova.es
 +34 915 51 54 03

